



Agitador Magnético

AA-840



Guia Prático

Ver.20200106

Lista de Itens

- Equipamento principal 1
- Cabo de alimentação 1
- Guia rápido 1
- Barra magnética 1

Instruções de instalação

1. Desembalar e colocar o agitador magnético em uma superfície estável e resistente à temperatura.
2. Certifique-se que esteja num ambiente de trabalho livre de substâncias explosivas, perigosas e inflamáveis.
3. Caso esteja utilizando múltiplos equipamentos, coloque o agitador a uma distância mínima de 10cm da parede ou de outros equipamentos.
4. Mantenha-se longe do efeito de campos magnéticos elevados.
5. Não cubra o dispositivo. Certifique-se de que o cabo de alimentação principal não toque a placa de aquecimento.
6. Antes de conectar o dispositivo à fonte de alimentação, certifique-se de que a etiqueta está indicando a tensão adequada.
7. Não opere o equipamento com cabo de alimentação danificado.
8. Conecte o cabo de alimentação à tomada do equipamento.

Procedimento operacional

1. Ligue a chave na posição ON e o instrumento irá iniciar a rotina de autoavaliação.
2. Monte na placa de trabalho um recipiente com líquido de agitação e barra magnética adequada.
3. Ajuste a temperatura girando o botão de controle de temperatura. Aqueça lentamente até alcançar o ajuste desejado.
4. Ajuste a velocidade girando o botão de controle de velocidade. Agite lentamente até alcançar a configuração desejada.



**Escaneie o QRCode
para mais informações**

Solução de problemas e códigos de erro:

Código de falha	Descrição	Causa	Solução
E01	Sem resposta operacional	Sem fonte de alimentação	Verifique e conecte à fonte de alimentação, antes de ligar o equipamento novamente.
		Fusível danificado	Substitua o fusível
		Falha na conexão	Abra o instrumento, verifique todas conexões e reconecte.
E02	Instrumento não aquece	Temperatura não definida	Definir temperatura, e lâmpada indicadora de temperatura deve estar ON
		Falha na placa principal	Substitua a placa principal
		Falha do elemento de aquecimento	Substitua o elemento de aquecimento
E03	Instrumento não agita	Velocidade não está definida	Definir velocidade, e a lâmpada indicadora de velocidade deve estar ON
		Falha na placa principal	Substitua a placa principal
		Falha no painel de alimentação	Substitua painel de alimentação
		Falha no motor	Substitua o componente do motor.

CONTATOS

 gehaka.com.br

 (11) 2165-1100

 vendas@gehaka.com.br

 @gehakaoficial

 /gehakaoficial

 /gehakaoficial

 /GehakaEquipamentos



Av. Duquesa de Goiás, 235 - Real Parque - CEP 05686-900 - São Paulo/SP