



# Agitador Multiposição

## AMP-10

# Guia Prático

---

Ver.20221019

## Instruções de instalação

1. Desembalar e colocar o agitador magnético em uma superfície estável e resistente à temperatura.
2. Certifique-se que esteja num ambiente de trabalho livre de substâncias explosivas, perigosas e inflamáveis.
3. Caso esteja utilizando múltiplos equipamentos, coloque o agitador a uma distância mínima de 10cm da parede ou de outros equipamentos.
4. Mantenha-se longe do efeito de campos magnéticos elevados.
5. Não cubra o dispositivo. Certifique-se de que o cabo de alimentação principal não toque a placa de aquecimento.
6. Antes de conectar o dispositivo à fonte de alimentação, certifique-se de que a etiqueta está indicando a tensão adequada.
7. Não opere o equipamento com cabo de alimentação danificado.
8. Conecte o cabo de alimentação à tomada do equipamento.
9. Ligue o equipamento e verifique se passa na sua autoavaliação

## Procedimento operacional

1. Ligue a chave na posição ON e o instrumento irá iniciar a rotina de autoavaliação.
  2. Monte numa das posições da placa de trabalho um recipiente com líquido de agitação e barra magnética adequada.
  3. Ajuste a velocidade girando o botão de controle de velocidade. Agite lentamente até alcançar a configuração desejada.
-

## Solução de problemas e códigos de erro:

Código de falha	Descrição do problema	Causa	Solução
E01	Sem resposta operacional	Sem fonte de alimentação	Verifique e conecte à fonte de alimentação, então ligar o equipamento novamente
		Chave de alimentação desligada	Ligue a chave na posição ON
		Fusível danificado	Substitua o fusível
		Falha na conexão	Abra o instrumento, verifique todas conexões e reconecte.
E02	Instrumento não agita	Velocidade não está definida	Definir velocidade, e a lâmpada indicadora de velocidade deve estar ON
		Correia danificada	Substitua a correia
		Falha na placa principal	Substitua a placa principal
		Falha no painel de alimentação	Substitua painel de alimentação
		Falha na placa do motor	Substitua a placa do motor



Escaneie o QRCode  
para mais informações



## CONTATOS

 [gehaka.com.br](http://gehaka.com.br)

 (11) 2165-1100

 [vendas@gehaka.com.br](mailto:vendas@gehaka.com.br)

 @gehakaoficial

 /gehakaoficial

 /gehakaoficial

 /GehakaEquipamentos



Av. Duquesa de Goiás, 235 - Real Parque - CEP 05686-900 - São Paulo/SP