

Mesa Agitadora Orbital AO-370



Guia Prático



Ver.20220118

Instruções de instalação

1. Desembalar e colocar o agitador magnético em uma superfície estável e antiderrapante.
2. Certifique-se que esteja num ambiente de trabalho livre de substâncias e inflamáveis.
3. Para obter boa ventilação e melhor desempenho, coloque o agitador a uma distância mínima de 10cm de outros objetos.
4. A preparação de amostras inflamáveis pode resultar em perigo. Prepare somente amostras que não incorram em nenhuma reação perigosa durante a operação.
5. Certifique-se de que a etiqueta indica tensão correta antes de conectar o dispositivo à fonte de alimentação.
6. Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada todas as vezes antes de instalar os acessórios.
7. Para uma mistura adequada, coloque os tubos o mais verticalmente possível, no centro do cabeçote.
8. Ao usar acessórios para mistura com tubos múltiplos, aplique a pressão mínima necessária.
9. Ao usar vários tubos de amostra com qualquer acessório, coloque os tubos de amostra na posição central e distribua os tubos de amostra uniformemente no acessório.

Procedimento operacional

1. Modo de operação contínuo

- Certifique-se de que a chave bidirecional esteja na posição intermediária (desligada).
- Mantenha o botão de controle de velocidade na posição mínima.
- Ligue a alimentação e pressione o interruptor bidirecional para a esquerda ON e observe se o indicador LED está ligado.
- Gire o botão de controle de velocidade e ajuste a velocidade do misturador para o valor desejado (Misturador ajustável).
- Após o uso, pressione o interruptor bidirecional para a direita OFF e observe se o indicador (LED) está desligado.



Escaneie o QRCode
para mais informações

2. Mode de operação ao toque

- Certifique-se de que a chave bidirecional esteja na posição intermediária (desligada).
- Pressione a chave bidirecional para a direita para o modo TOUCH.
- Gire o botão de controle de velocidade e ajuste a velocidade do misturador para o valor desejado (Misturador ajustável).
- O Misturador começa a funcionar e o indicador LED acende quando o acessório for pressionado com um tubo de ensaio.
- Para desligar o equipamento após o uso, pressione o interruptor bidirecional para a esquerda OFF.

Nota:



- O tubo de ensaio deve ser pressionado o máximo possível no centro do cabeçote do misturador para permitir um funcionamento estável.
- Gire o botão de controle de velocidade lentamente para permitir que o instrumento funcione de forma estável. Não use o mode de trabalho contínuo em alta velocidade.

CONTATOS

 gehaka.com.br

 (11) 2165-1100

 vendas@gehaka.com.br

 @gehakaoficial

 /gehakaoficial

 /gehakaoficial

 /GehakaEquipamentos



Av. Duquesa de Goiás, 235 - Real Parque - CEP 05686-900 - São Paulo/SP