



Placa Aquecedora HP-2050

Guia Prático



Lista de Itens

- Equipamento principal 1
- Cabo de alimentação 1
- Guia rápido 1

Instruções de instalação

1. Desembalar e colocar a placa aquecedora o em uma superfície estável e resistente à temperatura.
2. Certifique-se que esteja num ambiente de trabalho livre de substâncias explosivas, perigosas e inflamáveis.
3. Caso esteja utilizando múltiplos equipamentos, coloque a placa aquecedora a uma distância mínima de 10cm da parede ou de outros equipamentos.
4. Mantenha-se longe do efeito de campos magnéticos elevados.
5. Não cubra o dispositivo. Certifique-se de que o cabo de alimentação principal não toque a placa de aquecimento.
6. Não opere o equipamento com cabo de alimentação danificado.
7. Conecte o cabo de alimentação à tomada do equipamento.

Instalação de sensor externo

1. Instale o suporte do sensor no instrumento.
2. Conecte o sensor externo na porta fornecida na parte traseira da unidade.

3. Fixar o sensor no suporte e ajustar a posição.
4. Coloque a sonda do sensor externo no recipiente na placa de aquecimento.
5. Certifique-se de que a ponta do sensor esteja a pelo menos 5-10 mm de distância do fundo do recipiente.

Procedimento operacional

1. Ligue a chave na posição ON e o instrumento irá iniciar a rotina de autoavaliação.
2. Monte um recipiente com líquido e coloque o sensor externo no líquido, se necessário
3. Defina a temperatura alvo e inicie o aquecimento:
 - A. Ajuste a temperatura girando lentamente o botão de controle de temperatura até alcançar o ajuste desejado.
 - B. O valor definido é confirmado e o aquecimento será ativado ("ON") ao pressionar o botão de controle de temperatura.
 - C. O display LED exibe o valor da temperatura no lado esquerdo do display durante o aquecimento.
 - D. A função de aquecimento será desligada ("OFF") ao pressionar novamente o mesmo botão de controle de temperatura.





Escaneie o QRCode
para mais informações

Solução de problemas e códigos de erro:

Código de falha	Descrição do problema	Causa	Solução
E01	Sem resposta operacional (LED desligado)	Sem fonte de alimentação	Verifique e conecte à fonte de alimentação, antes de ligar o equipamento novamente.
		Lâmpada Indicadora de alimentação desligada	Ligue a chave na posição ON
		Fusível danificado	Substitua o fusível
		Falha na conexão	Abra o instrumento, verifique todas as conexões e reconecte.
E02	Instrumento não aquece	Temperatura não definida	Definir temperatura, e lâmpada indicadora de temperatura deve estar ON
		Falha na placa principal	Substitua a placa principal
		Falha do elemento de aquecimento	Substitua o elemento de aquecimento
		Falha na placa principal	Substitua a placa principal
		Falha do elemento de aquecimento	Substitua o elemento de aquecimento

CONTATOS

 gehaka.com.br

 (11) 2165-1100

 vendas@gehaka.com.br

 @gehakaoficial

 /gehakaoficial

 /gehakaoficial

 /GehakaEquipamentos



Av. Duquesa de Goiás, 235 - Real Parque - CEP 05686-900 - São Paulo/SP