

GUIA RÁPIDO

BALANÇA SEMI-ANALÍTICA LINHA BK




COMO INSTALAR



1. Retire o equipamento da embalagem com cuidado e confira os seus acessórios.




2. Coloque a balança sobre uma mesa firme, para garantir que a balança não se movimente durante a operação.

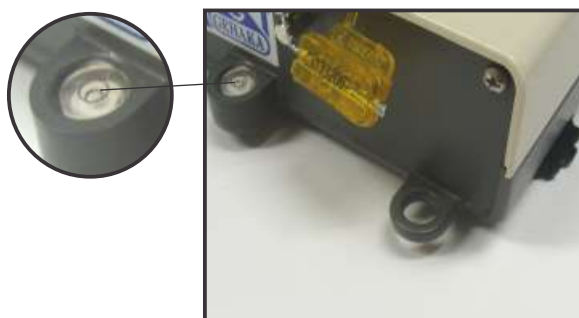

3. Nivele a balança, regulando os pés, certificando-se que a bolha de ar contida no nível fique centralizada.



4. Encaixe o prato da balança com cuidado, deslizando-o através do furo central sem forçá-lo para baixo. O mesmo se encaixará facilmente.

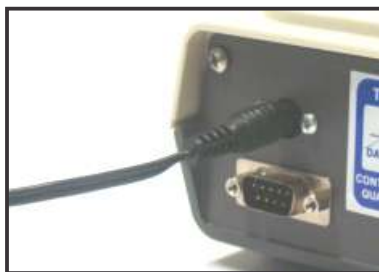

5. Conecte o plug da fonte no conector traseiro da balança. Em seguida ligue a fonte em uma tomada 110 ou 220V, pois a balança é bivolt. A mensagem “F rEdE” aparecerá no display, indicando que a balança está em pré-aquecimento.



6. Aguarde 30 minutos para o aquecimento antes de iniciar a operação.

COMO PESAR

7. Após o tempo de aquecimento, pressione qualquer tecla e aparecerá no display uma seta apontando para baixo, mostrando que a balança está em *stand-by*.
8. Para ligá-la, acione a tecla “LIGA/DESLIGA” e imediatamente será executado o teste do display.
9. Ao término do teste do display a balança exibirá 0,00g, indicando que está pronta para o uso.

CUIDADOS!!!

Todos esses cuidados devem ser tomados para não danificar a balança.

- Nunca ultrapasse a capacidade máxima da balança (consulte o manual).
- Nunca bata no prato da balança.
- Nunca transporte a balança com o prato instalado.

DICAS

- Evite desligar o adaptador da rede, pois desta forma não haverá a necessidade de aguardar os 30 minutos de pré-aquecimento.
- Se a balança ficar desligada por mais de 15 minutos ela passará a indicar a hora em seu display.
- Para funções mais específicas e outras informações como garantia, consulte o Manual.

PROBLEMA	O QUE OCASIONA	SOLUÇÃO
O display apresenta “OVER”	Carga máxima ultrapassada.	Retire o peso excedente.
O display apresenta “UNDER”	O prato não foi instalado.	Instale o prato e ligue novamente
O display apresenta “F rEdE”	Houve interrupção de energia.	Verifique a tomada e ligue novamente a balança.
O display apresenta “ERRO 1”	A balança foi ligada com algum peso sobre o prato.	Retire o peso sobre o prato e ligue novamente a balança.
Leitura instável (oscilando)	Capa plástica tocando no prato. Vento ou Ar Condicionado próximo à balança.	Reinstale a capa plástica protetora. Instale a balança em local sem corrente de ar.